

## Protocole de TP

### Activité 4 – Observer une symbiose

► **Matériel nécessaire :**

- jeunes plants de pins ou de chêne dont les racines ont été au préalable débarrassées de leur terre
- lames de rasoir
- lames, lamelles
- bleu coton
- pinces fines
- microscopes

► **Protocole :**

1. Réaliser des coupes transversales fines dans une racine mycorhizée.
2. À l'aide d'une pince fine, prélever ces coupes et les déposer sur une lame.
3. Ajouter une goutte de bleu coton et recouvrir le tout d'une lamelle.
4. Placer la préparation sur la platine et réaliser l'observation